

M1, M2 & M3 MICROSCOPES

Lab




by *levenhuk*



User Manual
Návod k použití
Bedienungsanleitung
Guía del usuario
Instrukcja obsługi
Инструкция по эксплуатации

levenhuk[®]
Zoom&Joy

Levenhuk LabZZ Microscopes M1, M2, M3

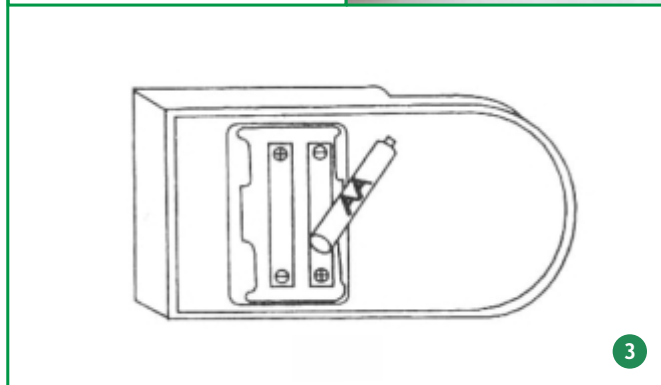

(EN)

1. Screen (M3 microscope only)
2. Projector
3. Focusing knob
4. Microscope optical tube (monocular head)
5. Revolving nosepiece
6. Objective
7. Stand
8. Stage
9. Slide holder
10. Mirror
11. Illumination
12. Battery compartment
13. Base

(CZ)

1. Stínítko (pouze pro mikroskop M3)
2. Projektor
3. Zaostřovací šroub
4. Optický tubus (monokulární hlava)
5. Revolverový nosič objektivů
6. Objektiv
7. Rameno
8. Pracovní stůlek
9. Držák preparátů
10. Zrcátko
11. Osvětlení
12. Prostor pro baterie
13. Stativ

(DE)

1. Schirm (nur M3 Mikroskop)
2. Projektor
3. Fokussierad
4. Optischer Mikroskoptubus (Monokularkopf)
5. Objektivrevolver
6. Objektiv
7. Stativgriff
8. Objektstisch
9. Probenhalter
10. Spiegel
11. Beleuchtungslampe
12. Batteriefach
13. Sockel

(ES)

1. Pantalla (microscopio M3)
2. Proyector
3. Tornillo de enfoque
4. Tubo óptico del microscopio (cabezal monocular)
5. Revólver giratorio
6. Objetivo
7. Soporte
8. Platina
9. Pinza para portaobjetos
10. Espejo
11. Iluminación
12. Compartimento de las pilas
13. Base



(PL)

1. Ekran (tylko mikroskop M3)
2. Projektor
3. Pokrętko ustawiania ostrości
4. Tuba optyczna (Głowica monokularowa)
5. Głowica obrotowa
6. Obiektyw
7. Statyw
8. Stolik
9. Uchwyt na preparaty
10. Lusterko
11. Oświetlenie
12. Komora baterii
13. Podstawa

(RU)

1. Экран проектора (только для модели M3)
2. Проектор (только для модели M3)
3. Ручка фокусировки
4. Тубус микроскопа
5. Револьверное устройство
6. Объектив
7. Штатив
8. Предметный столик
9. Зажим
10. Зеркало
11. Лампа подсветки
12. Батарейный отсек
13. Основание

Hang a piece of white paper → on the wall

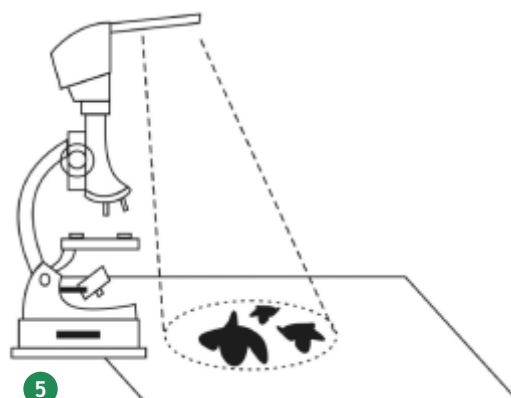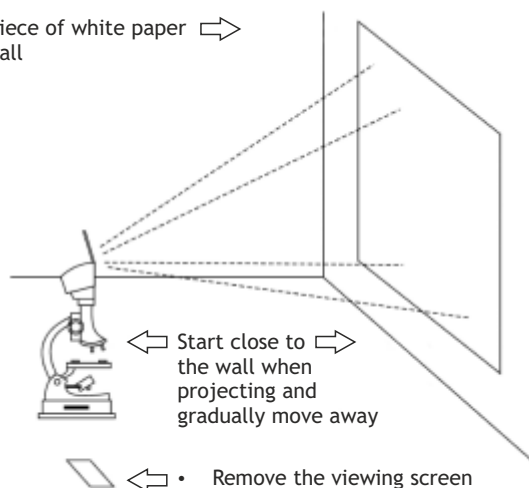

| | EN | CZ | DE | ES | PL | RU |
|--|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| 10x | Eyeiece | Okulár | Okular | Ocular | Okular | Окуляр |
| LabZZ M1: 10x, 20x, 30x LabZZ M2: 10x, 40x, 90x LabZZ M3: 30x, 60x, 120x | Objectives | Objektivy | Objektive | Objetivos | Obiektywy | Объективы |
| LabZZ M1: 100x–300x LabZZ M2: 100x–900x LabZZ M3: 300x–1200x | Magnification | Zvětšení | Vergrößerung | Aumento | Powiększenie | Увеличение |
| LabZZ M1: - LabZZ M2: - LabZZ M3: + | Case | Kufřík | Koffer | Estuche | Futerat | Кейс |
| + | Lower illumination | Spodní osvětlení | Untere Beleuchtung | Iluminación inferior | Dolne oświetlenie | Нижняя подсветка |

Dear friend!

Levenhuk LabZZ M Series microscopes for kids will help you witness the unseen – things so small that you can't see them with the naked eye! They will help you find out what things around us are made of and what kinds of secrets are hidden from us in every day life. With Levenhuk LabZZ M Series microscopes you will make lots of interesting discoveries and create exciting memories! Remember that following safety rules is absolutely necessary. In the kit you will find the microscope, as well as many useful accessories and tools. Carefully read the entire manual before operating the microscope. Don't lose it; you might need it later.

Information for parents

Dear adults! Remember that you are responsible for your child at all times. Always ensure the child's safety when working with the microscope. Read this entire manual carefully, especially the handling and maintenance instructions. Even if your child is old enough and reads well, repeat all the rules aloud one more time before beginning to work with the instruments. Make sure that he or she clearly understands these instructions.

CAUTION! CHOKING HAZARD! These devices include small parts. The microscopes are designed for children over 5 years of age and should only be used under adult supervision.

Care and maintenance

- **Never, under any circumstances, look directly at the Sun through this device, or look at another bright source of light or at a laser, as this may cause PERMANENT RETINAL DAMAGE and may lead to BLINDNESS.**
- Take necessary precautions when using the device with children or others who have not read or who do not fully understand these instructions. All parts will arrive in one box. Be careful when unpacking it. We recommend keeping the original shipping containers. In the event that the device needs to be shipped to another location, having the proper shipping containers will help ensure that your device survives the journey intact. Make sure all the parts are present in the packaging. Be sure to check the box carefully, as some parts are small. Do not try to disassemble the device on your own for any reason. For repairs and cleaning of any kind, please contact your local specialized service center.
- Do not touch the optical surfaces with your fingers. To clean the device exterior, use only special cleaning wipes and special optics cleaning tools from Levenhuk. Do not use any corrosive or acetone-based fluids to clean the optics. Protect the device from sudden impact and excessive mechanical force. Do not apply excessive pressure when adjusting focus. Do not overtighten the locking screws. Store the device in a dry, cool place away from hazardous acids and other chemicals, away from heaters, open fire and other sources of high temperatures. If you are not using the device for extended periods of time, store the objective lenses and eyepieces separately from it. Be careful during your observations, always replace the dust cover after you are finished with observations to protect the device from dust and stains. Do not use the device for lengthy periods of time, or leave it unattended in direct sunlight. Keep the device away from water and high humidity. When using the microscope, try not to use it near flammable materials or substances (benzene, paper, cardboard, plastic, etc.), as the base may heat up during use, and might become a fire hazard. Always unplug the microscope from a power source before opening the base or changing the illumination lamp. Regardless of the lamp type (halogen or incandescent), give it some time to cool down before trying to change it, and always change it to a lamp of the same type.
- The chemicals might be harmful to human health. Use only those specified in the user manual. Make sure that your child knows how to use with them correctly. The workplace should be kept clean and tidy. Don't work with specimens in the kitchen near food you eat. The area should be well lit. You also should have fast and convenient access to clean water. Find a separate bucket for waste. All liquids should be poured down the drain, not into the sink. Glue: organic material usually (for example, pitch). Do not swallow glue or dyes. Keep out of the reach of children. If swallowed, seek medical advice immediately.
- The kit includes everything needed for assembly, but if you need some additional tool you can use a basic set of standard instruments that almost everyone keeps at home.

Seek medical advice immediately if a small part or a battery is swallowed.

Batteries safety instructions

- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use. Always replace the whole set of batteries at one time; taking care not to mix old and new ones, or batteries of different types. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation. Make sure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Remove batteries from equipment that is not to be used for an extended period of time. Remove used batteries promptly. Never attempt to recharge primary batteries as this may cause leakage, fire, or explosion. Never short-circuit batteries as this may lead to high temperatures, leakage, or explosion. Never heat batteries in order to revive them. Do not disassemble batteries. Remember to switch off devices after use.
- Keep batteries out of the reach of children, to avoid risk of ingestion, suffocation, or poisoning. Utilize used batteries as prescribed by your country laws.

How to work with the microscope

1. Check the microscope scheme thoroughly. **1**
2. Install batteries for illumination. Flip the microscope over and remove the cap from the battery compartment. Insert two AA batteries (those are not the thinnest penlight batteries, but those that are a bit thicker). Insert the batteries according to their polarity - make sure that the "+" sign on the battery matches "+" in the compartment (same goes for "-" signs). **3** Put the cap back on.
3. Place the microscope on the flat surface near the source of bright light (window or a lamp). Turn the mirror towards the illumination source. You should see a bright light spot through the eyepiece. If illumination in your room is not enough, switch on the built-in illumination by turning over the mirror. **2**

CAUTION! Never direct the mirror towards the Sun, as it may ruin your eyesight and even cause blindness.

4. Now the microscope is ready for work.
5. Take a prepared microscope slide, place it on the stage and secure with holders.
6. Choose the objective by rotating the revolving nosepiece. The microscope comes with three objectives having different magnifications. The longer the objective, the higher magnification it produces. Most observations are better performed with lower magnification, so choose the shortest objective to start. You will hear a “click” when the objective is in place.
7. Slowly rotate the focusing knob so the objective is almost touching the slide. BUT! It shouldn't actually touch the slide as both the slide and the objective may be damaged if it does. That's why you need to do everything very slowly and carefully. When the objective is very close to the slide (but doesn't touch it!), look through the eyepiece and start to rotate the focusing knob in the opposite direction very slowly until you see a clear image.

The microscope kit includes

LabZZ M1: microscope, eyepiece, pipette, prepared slides (2 pcs), blank slides (2 pcs), cover slips (5 pcs), slide stickers (5 pcs), glue, sea salt.

LabZZ M2: microscope, eyepiece, pipette, prepared slides (3 pcs), blank slides (3 pcs), cover slips (6 pcs), slide stickers (6 pcs), glue, sea salt, flask with brine shrimp, brine shrimp hatchery, spatula, scalpel, pestle.

LabZZ M3: microscope, projector, eyepiece, prepared slides (5 pcs), blank slides (18 pcs), cover slips (36 pcs), slide stickers (18 pcs), flask with dye (2 pcs), empty flask (4 pcs), magnifier, scalpel, spatula, forceps, stirring rod, test tube with cap, Petri dish, pipette, measuring can, spare bulb.

How to work with the projector (Levenhuk LabZZ M3 microscope only)

How to use the projector 4:

1. Rotate the eyepiece counterclockwise and carefully remove it from the eyepiece tube. Install the projector in place of the eyepiece.
2. Turn the projector so it faces a white wall or clean sheet of paper.
3. Turn off the light and close the curtains.
4. Turn on the built-in illumination and place a slide on the stage.
5. You can get the best image quality when projector is no more than 1.5 meters (4.9 feet) away from the wall or the paper.
6. Adjust the illumination so the image is bright enough.
7. Carefully adjust image focus using focusing knob.
8. Now you should see a clear and bright image on the wall or the paper. In case you need to change the objective lens, refocusing may be required.

How to use the projector's screen 5:

You can just observe the image on the projector's screen. Using this method you can even make a sketch of the observed sample.

1. Make sure that the screen is installed in the upper part of the projector.
2. Adjust focus and illumination so that you can see a clear image of the observed slide on the screen.
3. If you want to make a sketch, turn the projector's screen as shown in the picture.
4. Make sure that the microscope is set on a flat surface.
5. Place a clean sheet of paper in front of the microscope.
6. Turn off the light in the room and close the curtains. Re-adjust focus and illumination brightness. Now you can make a drawing and add it to your collection.

Recommendations and tips:

- It should be dark in the room when working with the projector. The darker it is, the brighter the image you see.
- Make sure that all lenses and mirrors are clean. Change the batteries if needed.
- When working in a dark room, give your eyes some time to adjust to the darkness.
- When working with the projector, flare may cause poor image quality. Light from the illumination source may reflect off the metal parts of the microscope and produce unwanted flare around the stage. If that happens, try covering the light source with your hand.

Levenhuk International Lifetime Warranty

All Levenhuk telescopes, microscopes, binoculars and other optical products, except for accessories, carry a lifetime warranty against defects in materials and workmanship. Lifetime warranty is a guarantee on the lifetime of the product on the market. All Levenhuk accessories are warranted to be free of defects in materials and workmanship for six months from date of retail purchase. Levenhuk will repair or replace such product or part thereof which, upon inspection by Levenhuk, is found to be defective in materials or workmanship. As a condition to the obligation of Levenhuk to repair or replace such product, the product must be returned to Levenhuk together with proof of purchase satisfactory to Levenhuk.

This warranty does not cover consumable parts, such as bulbs (electrical, LED, halogen, energy-saving and other types of lamps), batteries (rechargeable and non-rechargeable), electrical consumables etc.

For further details, please visit our web site: <https://www.levenhuk.com/warranty>

If warranty problems arise, or if you need assistance in using your product, contact the local Levenhuk branch.

Levenhuk reserves the right to modify or discontinue any product without prior notice.

Vážení přátelé!

Mikroskop Levenhuk LabZZ M pro děti vám pomůže spatřit to, co jste dosud neměli šanci zahlédnout – věci tak malé, že je prostým okem nemůžete uvidět! Mikroskop vám pomůže zjistit, z čeho se skládají věci kolem nás a jaké typy záhad se před námi v každodenním životě skrývají. S mikroskopem Levenhuk LabZZ M uděláte řadu zajímavých objevů a získáte vzrušující vzpomínky! Pamatujte, že je naprosto nezbytné dodržovat bezpečnostní pravidla. V krabici naleznete mikroskop i mnoho užitečného příslušenství. Před zahájením práce s mikroskopem si pozorně přečtěte celý návod. Neztrat'te jej, může se vám později hodit.

Informace pro rodiče

Vážení dospělí! Nezapomínejte na to, že za své děti vždy odpovídáte vy sami. Při práci s mikroskopem neustále dbejte na bezpečnost dítěte. Pozorně si přečtěte celý návod, zejména pokyny týkající se manipulace a údržby. I když je vaše dítě dostatečně staré a dobře čte, zopakujte mu před zahájením práce s přístrojem ještě jednou všechny pokyny. Ujistěte se, že tyto pokyny dobře chápe.

POZOR! NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! Přístroje obsahují malé součásti. Mikroskop je určen pro děti ve věku nad 5 let a měly by se používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

Péče a údržba

- Nikdy, za žádných okolností se tímto přístrojem neďivejte přímo do slunce, jiného světelného zdroje nebo laseru, neboť hrozí nebezpečí TRVALÉHO POŠKOZENÍ SÍTNICE a případně i OSLEPNUTÍ.
- Při použití tohoto přístroje dětmi nebo osobami, které tento návod nečetly nebo s jeho obsahem nebyly plně srozuměny, uplatněte nezbytná preventivní opatření. Všechny součásti jsou dodávány v jediné krabici. Při jejím vybalování postupujte opatrně. Doporučujeme vám uschovat si originální přepravní obaly. V případě, že bude potřeba mikroskop přepravit do jiného místa, mohou správné přepravní obaly pomoci předejít jeho poškození při přepravě. Přesvědčte se, zda jsou v obalu všechny součásti. Obsah důkladně zkontrolujte, neboť některé součásti jsou malé. Nepokoušejte se přístroj sami rozebírat. S opravami veškerého druhu se obračejte na své místní specializované servisní středisko.
- Nedotýkejte se svými prsty povrchů optických prvků. K vyčištění vnějších částí přístroje použijte výhradně speciální čisticí ubrousky a speciální nástroje k čištění optiky dodávané společností Levenhuk. K čištění optiky nepoužívejte žádné žiraviny ani kapaliny na acetonové bázi. Přístroj chraňte před prudkými nárazy a nadměrným mechanickým namáháním. Při zaostřování nevyvíjejte nadměrný tlak. Neutahujte šrouby konstrukce příliš silně. Přístroj ukládejte na suchém, chladném místě, mimo dosah nebezpečných kyselin nebo jiných chemikálií, topných těles, otevřeného ohně a jiných zdrojů vysokých teplot. Pokud svůj přístroj nebudete delší dobu používat, uložte čočky objektivu a okuláru odděleně od něho. Při pozorování dbejte na opatrnost; po skončení pozorování vždy nasad'te ochranný kryt, abyste přístroj ochránili před prachem a jiným znečištěním. Přístroj příliš dlouho nepoužívejte ani neopouštějte bez dozoru na přímém slunci. Chraňte přístroj před stykem s vodou. Mikroskop nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů nebo látek (benzín, papír, lepenka, plast apod.), neboť stativ se může při práci zahřívát a vyvolávat riziko požáru. Před otevřením stativu nebo výměnou žárovky osvětlení vždy mikroskop odpojte od zdroje napájení. Bez ohledu na typ žárovky (halogenová nebo obyčejná) ji nechejte před výměnou nějakou dobu vychladnout a vždy ji vyměňujte za žárovku stejného typu.
- Chemické sloučeniny mohou být lidskému zdraví škodlivé. Používejte pouze ty, které jsou uvedeny v návodu. Ujistěte se, zda vaše dítě ví, jak je má správně používat. Pracoviště je potřeba udržovat v čistotě a pořádku. S preparáty nepracujte v kuchyni a v blízkosti potravin. Prostor by měl být dobře osvětlen. Dále je potřeba zajistit rychlý a pohodlný přístup k čisté vodě. Používejte samostatnou nádobu na odpad. Veškeré kapaliny je nutné vylévat přímo do kanalizace, ne do kuchyňské výlevky. Lepidlo: obvykle organický materiál. Nepolykejte. Udržujte mimo dosah dětí. V případě požití ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Mikroskop obsahuje vše potřebné k montáži, ale budete-li potřebovat další pomůcky, můžete použít základní sadu standardních nástrojů, které má prakticky každý doma.

Při náhodném požití malé součásti nebo baterie ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Bezpečnostní pokyny týkající se baterií

- Vždy nakupujte baterie správné velikosti a typu, které jsou nejvhodnější pro zamýšlený účel. Při výměně vždy nahrazujte celou sadu baterií a dbejte na to, abyste nemíchali staré a nové baterie, případně baterie různých typů. Před instalací baterií vyčistěte kontakty na baterii i na přístroji. Ujistěte se, zda jsou baterie instalovány ve správné polaritě (+ resp. -).
- V případě, že zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Použité baterie včas vyměňujte. Baterie se nikdy nepokoušejte dobíjet, mohlo by dojít k úniku obsahu baterie, požáru nebo k explozi. Baterie nikdy nezkratujte, mohlo by to vést ke zvýšení teploty, úniku obsahu baterie nebo k explozi. Baterie se nikdy nepokoušejte oživit zahříváním. Nepokoušejte se rozebírat baterie. Po použití nezapomeňte přístroj vypnout.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí, abyste předešli riziku spolknutí, vdechnutí nebo otravy. S použitými bateriemi nakládejte v souladu s vašimi vnitrostátními předpisy.

Práce s mikroskopem

1. Důkladně si prohlédněte schéma mikroskopu. ❶
2. Nainstalujte baterie pro osvětlení. Otočte mikroskop vzhůru nohama a sejměte víčko z prostoru pro baterie. Vložte dvě baterie velikosti AA (nejedná se o nejtenčí tužkové baterie, ale o jednu velikost větší). Baterie vložte ve správné polaritě - značka „+“ na baterii musí odpovídat značce „+“ v prostoru pro baterie (totéž platí i pro značky „-“). ❷ Nasad'te zpět víčko.
3. Mikroskop postavte na rovný povrch poblíž jasného světelného zdroje (okna nebo lampy). Zrcátko otočte směrem ke světelnému zdroji. Přes okulár byste měli vidět jasný světelný kruh. Pokud nebude osvětlení v místnosti postačující, zapněte otočením zrcátka integrovaný světelný zdroj. ❸

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Mikroskop nikdy neotáčejte směrem ke Slunci, mohli byste si poškodit zrak nebo dokonce oslepnout.

4. Nyní je mikroskop připraven k použití.
5. Vezměte připravený preparát, položte jej na pracovní stůl a upevněte svorkami.
6. Pootočením revolverové hlavice vyberte objektiv. Mikroskop je vybaven třemi objektivy, které nabízejí různé hodnoty zvětšení. Čím delší je objektiv, tím vyšší hodnotu zvětšení nabízí. Většinu pozorování je vhodné provádět při nižším zvětšení, takže si pro začátek vyberte nejkratší objektiv. Jakmile bude objektiv na svém místě, uslyšíte cvaknutí.
7. Zvolna otáčejte zaostřovacím šroubem tak, aby se krycí sklíčko preparátu téměř dotýkalo čočky objektivu. ALE! Objektiv by se nikdy neměl dotknout preparátu, neboť v tom případě by se mohl objektiv i preparát poškodit. Proto musíte vše dělat velmi pomalu a opatrně. Až bude objektiv těsně u sklíčka preparátu (ale nedotkne se jej), podívejte se přes okulár a začněte zaostřovacím šroubem otáčet opačným směrem, dokud nevidíte čistý obraz.

Obsah soupravy

LabZZ M1: mikroskop, okulár, pipeta, hotové preparáty (2 ks), čistá sklíčka (2 ks), krycí sklíčka (5 ks), samolepicí etikety na preparáty (5 ks), lepidlo, mořská sůl.

LabZZ M2: mikroskop, okulár, pipeta, hotové preparáty (3 ks), čistá sklíčka (3 ks), krycí sklíčka (6 ks), samolepicí etikety na preparáty (6 ks), lepidlo, mořská sůl, lahvička s vajíčky žábřonožky, líheň pro žábřonožky, stěrka, skalpel, palička.

LabZZ M3: mikroskop, projektor, okulár, hotové preparáty (5 ks), čistá sklíčka (18 ks), krycí sklíčka (36 ks), samolepicí etikety na preparáty (18 ks), nádoba s barvivem (2 ks), prázdná lahvička (4 ks), lupa, skalpel, stěrka, kleštičky, míchací tyčinka, zkušební trubice s uzávěrem, Petriho miska, pipeta, odměrná nádoba, náhradní žárovka.

Návod k práci s projektorem (pouze pro mikroskop Levenhuk LabZZ M3)

Jak pracovat s projektorem 4:

1. Okulárem otáčejte proti směru hodinových ručiček a opatrně jej vyjměte z tubusu okuláru. Místo okuláru instalujte projektor.
2. Projektor otočte tak, aby mířil na bílou zeď nebo prázdný list papíru.
3. Zhasněte a zatáhněte závěsy.
4. Zapněte vestavěné osvětlení a na stůl položte preparát.
5. Nejlepší kvality obrazu dosáhnete, když projektor umístíte do vzdálenosti nejvýše jeden a půl metru od zdi nebo papíru.
6. Jas osvětlení nastavte tak, aby byl obraz dostatečně jasný.
7. Obraz opatrně doostřete pomocí ostřícího šroubu.
8. Nyní byste měli na zdi nebo papíru vidět čistý a jasný obraz. Provedete-li výměnu objektivů, může být zaostření potřeba provést znovu.

Návod k použití stínítka projektoru 5:

Obraz můžete pozorovat i na stínítku projektoru. Pomocí této metody můžete dokonce pořídit skicu pozorovaného preparátu.

1. Stínítko umístěte v horní části projektoru.
2. Upravte zaostření a osvětlení tak, abyste na stínítku viděli jasný obraz pozorovaného preparátu.
3. Pokud chcete pořídit skicu, natočte stínítko projektoru tak, jak je znázorněno na obrázku.
4. Mikroskop postavte na rovný povrch.
5. Před mikroskop položte prázdný arch papíru.
6. Zhasněte světla v místnosti a zatáhněte závěsy. Upravte zaostření a jas osvětlení. Nyní můžete pořídit kresbu a přidat ji ke své sbírce.

Doporučení a tipy:

- Při práci s projektorem by měla být v místnosti co největší tma. Čím méně světla, tím jasnější obraz.
- Zkontrolujte čistotu všech čoček a zrcadel. V případě potřeby vyměňte baterie.
- Při práci v zatemnělé místnosti nejprve poskytněte svým očím určitou dobu, aby se temnotě přizpůsobily.
- Při práci s projektorem může v důsledku v důsledku světelných odlesků dojít ke zhoršení obrazu. Světlo z osvětlovacího zdroje se může odrážet od kovových součástí mikroskopu a vytvářet nežádoucí odlesky kolem stolku. Pokud taková situace nastane, zkuste světelný zdroj zakrýt rukou.

Mezinárodní doživotní záruka Levenhuk

Na veškeré teleskopy, mikroskopy, triedry a další optické výrobky značky Levenhuk, s výjimkou příslušenství, se poskytuje doživotní záruka pokrývající vady materiálu a provedení. Doživotní záruka je záruka platná po celou dobu životnosti produktu na trhu. Na veškeré příslušenství značky Levenhuk se poskytuje záruka toho, že je dodáváno bez jakýchkoli vad materiálu a provedení, a to po dobu dvou let od data zakoupení v maloobchodní prodejně. Společnost Levenhuk provede opravu či výměnu výrobku nebo jeho části, u nichž se po provedení kontroly společností Levenhuk prokáže výskyt vad materiálu nebo provedení. Nezbytnou podmínkou toho, aby společnost Levenhuk splnila svůj závazek provést opravu nebo výměnu takového výrobku, je předání výrobku společně s dokladem o nákupu vystaveným ve formě uspokojivé pro Levenhuk.

Tato záruka se nevztahuje na spotřební materiál, jako jsou žárovky (klasické, LED, halogenové, úsporné a jiné typy žárovek), baterie (akumulátory i jednorázové baterie), elektromontážní spotřební materiál apod.

Další informace - navštivte naše webové stránky: <http://www.levenhuk.cz/zaruka>

V případě problémů s uplatněním záruky, nebo pokud budete potřebovat pomoc při používání svého výrobku, obraťte se na místní pobočku společnosti Levenhuk.

Společnost Levenhuk si vyhrazuje právo provádět bez předchozího upozornění úpravy jakéhokoliv výrobku, případně zastavit jeho výrobu.

Hallo, junger Entdecker!

Mit dem Levenhuk LabZZ M Mikroskop für Kinder kannst du Dinge sichtbar machen, die so klein sind, dass du sie mit bloßem Auge gar nicht sehen kannst. Finde heraus, woraus die Gegenstände aus unserem Alltag bestehen und welche Geheimnisse sie normalerweise vor uns verbergen. Mit dem Levenhuk LabZZ M Mikroskop kannst du viele interessante Entdeckungen machen und aufregende Eindrücke sammeln. Bitte denke aber immer daran, dass du unbedingt die Sicherheitsregeln befolgen musst. Im Set findest du das Mikroskop und viel nützliches Zubehör. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig von Anfang bis Ende durch, bevor du etwas mit dem Mikroskop unternimmst. Verliere diese Anleitung nicht, vielleicht brauchst du sie später noch einmal.

Informationen für Eltern

Liebe Erwachsene! Bitte denken Sie daran, dass Sie immer die Verantwortung für Ihr Kind tragen. Sorgen Sie immer für die Sicherheit Ihres Kindes, während es sich mit dem Mikroskop beschäftigt. Lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, insbesondere die Anweisungen zu Bedienung und Pflege. Auch wenn Ihr Kind schon gut lesen kann, sollten Sie alle Regeln ein weiteres Mal laut aussprechen, bevor Ihr Kind das Mikroskop selbst benutzen darf. Vergewissern Sie sich davon, dass Ihr Kind die Anweisungen auch versteht.

VORSICHT! ERSTICKUNGSGEFAHR! Die Instrumente enthalten verschluckbare Kleinteile. Das Mikroskop ist für Kinder ab 5 Jahren gemacht und darf nur unter der Aufsicht Erwachsener benutzt werden.

Pflege und Wartung

- Richten Sie das Instrument unter keinen Umständen direkt auf die Sonne, andere helle Lichtquellen oder Laserquellen. Es besteht die Gefahr DAUERHAFTER NETZHAUTSCHÄDEN und ERBLINDUNGSGEFAHR.
- Treffen Sie geeignete Vorsichtsmaßnahmen, wenn Kinder oder Menschen das Instrument benutzen, die diese Anleitung nicht gelesen bzw. verstanden haben. Alle Teile werden in einer Schachtel ausgeliefert. Vorsichtig auspacken und Original-Versandverpackung aufbewahren. Sollte später ein Transport des Mikroskops an einen anderen Standort notwendig werden, trägt die Versandverpackung dazu bei, dass das Mikroskop wohlbehalten ankommt. Lieferumfang auf Vollständigkeit prüfen, dazu sorgfältig in der Schachtel nachsehen, da einige Teile klein sind. Versuchen Sie nicht, das Instrument eigenmächtig auseinanderzunehmen. Wenden Sie sich für Reparaturen an ein spezialisiertes Servicecenter vor Ort.
- Berühren Sie die optischen Oberflächen nicht mit den Fingern. Verwenden Sie zur äußerlichen Reinigung des Instruments ausschließlich die speziellen Reinigungstücher und das spezielle Optik-Reinigungszubehör von Levenhuk. Reinigen Sie die Optik nicht mit korrodierenden Flüssigkeiten oder Flüssigkeiten auf Acetonbasis. Schützen Sie das Instrument vor plötzlichen Stößen und anderen mechanischen Belastungen. Üben Sie beim Fokussieren keinen übermäßigen Druck aus. Wenden Sie keine übermäßige Kraft auf die Feststellschrauben und Fixierungsschrauben an. Lagern Sie das Instrument an einem trockenen, kühlen Ort, der frei von Staub, gefährlichen Säuren und anderen Chemikalien ist, und in ausreichendem Abstand zu Heizgeräten, offenem Feuer und anderen Hochtemperaturquellen. Bewahren Sie bei längeren Phasen der Nichtbenutzung die Objektivlinsen und Okulare getrennt vom Mikroskop auf. Lassen Sie Sorgfalt bei der Beobachtung walten und setzen Sie nach Abschluss der Beobachtung die Staubabdeckung wieder auf, um das Instrument vor Staub und Verschmutzungen zu schützen. Das Instrument ist nicht für Dauerbetrieb ausgelegt. Lassen Sie das Instrument nicht in direktem Sonnenlicht zurück. Halten Sie das Instrument von Wasser und hoher Feuchtigkeit fern. Setzen Sie das Mikroskop nach Möglichkeit nicht in der Nähe brennbarer Materialien oder Substanzen (Benzene, Papier, Karton, Plastik usw.) ein, da sich der Sockel bei der Verwendung erhitzen kann und dies bei Anwesenheit brennbarer Stoffe ein Brandrisiko darstellt. Trennen Sie das Mikroskop immer vom Strom, bevor Sie den Sockel öffnen oder die Beleuchtungslampe austauschen. Lassen Sie sowohl Glühlampen als auch Halogenlampen vor dem Auswechseln zunächst abkühlen, und ersetzen Sie sie stets durch Lampen desselben Typs.
- Die Chemikalien sind möglicherweise gesundheitsschädlich. Nur gemäß Anweisungen aus der Anleitung verwenden. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind den korrekten Umgang damit kennt. Ein sauberer und aufgeräumter Arbeitsplatz ist wichtig. Nicht in der Küche oder in der Nähe von Nahrungsmitteln mit den Proben arbeiten. Der Arbeitsbereich sollte gut beleuchtet sein. Ein Wasserhahn mit sauberem Wasser muss jederzeit schnell und einfach zugänglich sein. Abfälle in einem separaten Mülleimer entsorgen. Alle Flüssigkeiten müssen über die Kanalisation entsorgt werden, jedoch nicht über Spül- oder Waschbecken. Klebstoff: in der Regel organisch (zum Beispiel Pech). Nicht verschlucken. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Verschlucken sofort ärztliche Hilfe suchen.
- Im Lieferumfang befindet sich alles, was zur Montage benötigt wird. Bei Bedarf können aber auch haushaltsübliche Werkzeuge benutzt werden.

Bei Verschlucken eines Kleinteils oder einer Batterie umgehend ärztliche Hilfe suchen!

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien

- Immer die richtige, für den beabsichtigten Einsatz am besten geeignete Batteriegröße und -art erwerben. Stets alle Batterien gleichzeitig ersetzen. Alte und neue Batterien oder Batterien verschiedenen Typs nicht mischen. Batteriekontakte und Kontakte am Instrument vor Installation der Batterien reinigen. Beim Einlegen der Batterien auf korrekte Polung (+ und -) achten.
- Batterien entnehmen, wenn das Instrument für einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden soll. Verbrauchte Batterien umgehend entnehmen. Primärbatterien nicht wieder aufladen! Beim Aufladen von Primärbatterien können diese auslaufen; außerdem besteht Feuer- und Explosionsgefahr. Batterien nicht kurzschließen, um Hitzeentwicklung, Auslaufen oder Explosionen zu vermeiden. Batterien dürfen nicht zum Wiederbeleben erwärmt werden. Batterien nicht öffnen. Instrumente nach Verwendung ausschalten.
- Batterien für Kinder unzugänglich aufbewahren, um Verschlucken, Ersticken und Vergiftungen zu vermeiden. Entsorgen Sie leere Batterien gemäß den einschlägigen Vorschriften.

So benutzt du dein Mikroskop

1. Sehen Sie sich den Plan des Mikroskops genau an.

- Zuerst musst die die Batterien für die Beleuchtung einlegen. Drehe das Mikroskop um und nimm den Deckel des Batteriefachs ab. Lege zwei AA-Batterien ein (das sind die etwas größeren runden Batterien, man nennt sie auch Mignon-Zellen). Achte beim Einlegen auf die Polarität – das „+“-Zeichen auf der Batterie muss auf der Seite sein, auf der auch ein „+“-Zeichen im Fach ist (dasselbe gilt für die „-“-Zeichen). **3** Setze den Deckel wieder auf.
- Stelle das Mikroskop auf einer ebenen Oberfläche in der Nähe einer Lichtquelle auf (zum Beispiel am Fensters oder bei einer Lampe). Richte den Spiegel auf die Lichtquelle. Du solltest jetzt einen hellen Lichtfleck im Okular sehen. Wenn es in deinem Zimmer nicht hell genug ist, kannst du die eingebaute Beleuchtung einschalten. Drehe dazu den Spiegel um. **2**

VORSICHT! Richte den Spiegel nie direkt auf die Sonne. Das ist sehr gefährlich – du könntest deine Augen damit schädigen. Erblindungsgefahr!

- Jetzt ist das Mikroskop betriebsbereit.
- Nimm einen der präparierten Objektträger, lege ihn auf den Objektstisch und befestige ihn mit den Klemmen.
- Wähle ein Objektiv, indem du am Objektivrevolver drehst. Das Mikroskop hat drei Objektive mit unterschiedlichen Vergrößerungen. Je länger das Objektiv, desto größer ist seine Vergrößerung. Die meisten Beobachtungen klappen zunächst besser bei niedriger Vergrößerung. Wähle also am Anfang das kürzeste Objektiv aus. Du hörst einen deutlichen Klick, wenn das Objektiv richtig einrastet.
- Drehe nun langsam am Fokussierrad, bis das Objektiv ganz nah am Objektträger ist. **ACHTUNG!** Das Objektiv darf den Objektträger aber nicht berühren. Denn dabei könnten Objektträger und Objektiv beschädigt werden. Deswegen musst du alles ganz langsam und sorgfältig machen. Wenn das Objektiv nah am Objektträger ist (ihn aber noch nicht berührt!), blicke durch das Okular. Drehe jetzt das Fokussierrad sehr langsam in die entgegengesetzte Richtung, bis das Bild scharf wird.

Lieferumfang

LabZZ M1: Mikroskop, Okular, Pipette, mikroskopierbereite Präparate (2 Stück), leere Objektträger (2 Stück), Deckgläser (5 Stück), Foliensticker (5 Stück), Harz, Meersalz.

LabZZ M2: Mikroskop, Okular, Pipette, mikroskopierbereite Präparate (3 Stück), leere Objektträger (3 Stück), Deckgläser (6 Stück), Foliensticker (6 Stück), Harz, Meersalz, Kolben mit Salinenkrebse, Brutapparat für Salinenkrebse, Spatel, Skalpell, Stößel.

LabZZ M3: Mikroskop, Projektor, Okular, mikroskopierbereite Präparate (5 Stück), leere Objektträger (18 Stück), Deckgläser (36 Stück), Foliensticker (18 Stück), Kolben mit Farbe (2 Stück), leeres Probenfläschchen (4 Stück), Lupe, Skalpell, Spatel, Forzeps, Rührstab, Reagenzglas mit Stopfen, Petrischale, Pipette, Messbecher, Ersatzlampe.

So benutzt du dein Projektor (nur Levenhuk LabZZ M3 Mikroskop)

So verwendest du den Projektor **4**:

- Drehe gegen den Uhrzeigersinn am Okular und nimm es vorsichtig vom Okulartubus ab. Installiere den Projektor anstelle des Okulars.
- Richte den Projektor auf eine weiße Wand oder ein leeres Blatt Papier.
- Schalte das Licht aus und lass die Rollläden runter oder ziehe die Vorhänge zu.
- Schalte die integrierte Beleuchtung ein und lege einen Objektträger auf den Objektstisch.
- Die beste Bildqualität erhältst du, wenn der Projektor nicht mehr als eineinhalb Meter von der Wand oder dem Papier entfernt ist.
- Stelle die Beleuchtung auf eine ausreichende Helligkeit ein.
- Stelle das Bild vorsichtig mit dem Fokussierknopf scharf.
- Du solltest jetzt ein scharfes und lichtstarkes Bild auf der Wand oder dem Papier sehen. Falls du später die Objektivlinse wechselst, musst du das Bild ggf. erneut scharfstellen.

So verwendest du den Schirm des Projektors **5**:

Du kannst das Bild auch einfach auf dem Schirm des Projektors beobachten und zum Beispiel eine Skizze der untersuchten Probe erstellen.

- Vergewissere dich davon, dass der Schirm im oberen Teil des Projektors installiert ist.
- Passe Fokus und Beleuchtung so an, dass du auf dem Schirm ein scharfes helles Bild des beobachteten Objektträgers sehen kannst.
- Wenn du eine Skizze machen möchtest, richte den Schirm wie im Bild gezeigt aus.
- Achte darauf, dass das Mikroskop auf einer ebenen Unterlage steht.
- Platziere ein sauberes Blatt Papier vor dem Mikroskop.
- Schalte das Licht im Zimmer aus und verschließe die Fensterläden oder ziehe die Vorhänge zu. Justiere noch einmal die Scharfstellung und die Helligkeit der Beleuchtung. Jetzt kannst du eine Zeichnung anfertigen und deiner Sammlung hinzufügen.

Empfehlungen und Tipps:

- Bei der Arbeit mit dem Projektor sollte es dunkel im Raum sein. Je dunkler es ist, desto heller wird das Bild.
- Alle Linsen und Spiegel müssen sauber sein. Wechsle bei Bedarf die Batterien.
- Bei der Arbeit in einem dunklen Raum benötigen die Augen einige Zeit, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen.
- Streulicht kann die Bildqualität bei der Arbeit mit dem Projektor beeinträchtigen. Das Licht der Beleuchtungsquelle kann an den metallischen Teilen des Mikroskops reflektiert werden und in der Umgebung des Objektstisches unerwünschte Streulichteffekte bewirken. Falls dies geschieht, versuche, die Lichtquelle mit deiner Hand abzudecken.

Lebenslange internationale Garantie

Levenhuk garantiert für alle Teleskope, Mikroskope, Ferngläser und anderen optischen Erzeugnisse mit Ausnahme von Zubehör lebenslanglich die Freiheit von Material- und Herstellungsfehlern. Die lebenslange Garantie ist eine Garantie, die für die gesamte Lebensdauer des Produkts am Markt gilt. Für Levenhuk-Zubehör gewährleistet Levenhuk die Freiheit von Material- und Herstellungsfehlern innerhalb von zwei Jahren ab Kaufdatum. Produkte oder Teile davon, bei denen im Rahmen einer Prüfung durch Levenhuk ein Material- oder Herstellungsfehler festgestellt wird, werden von Levenhuk repariert oder ausgetauscht. Voraussetzung für die Verpflichtung von Levenhuk zu Reparatur oder Austausch eines Produkts ist, dass dieses zusammen mit einem für Levenhuk ausreichenden Kaufbeleg an Levenhuk zurückgesendet wird.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verbrauchsmaterialien wie Leuchtmittel (Glühbirnen, LEDs, Halogen- und Energiesparlampen u. a.), Batterien (wiederaufladbare Akkus und nicht wiederaufladbare Batterien), elektrisches Verbrauchsmaterial usw.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Website: <http://de.levenhuk.com/garantie>

Bei Problemen mit der Garantie, oder wenn Sie Unterstützung bei der Verwendung Ihres Produkts benötigen, wenden Sie sich an die lokale Levenhuk-Niederlassung.

Levenhuk behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren oder einzustellen.

Querido amigo:

¡El microscopio Levenhuk LabZZ M para niños te ayudará a ver lo invisible, aquellas cosas tan pequeñas que no pueden verse con el ojo desnudo. Este microscopio ayuda a averiguar de qué están hechas las cosas que nos rodean y los secretos que esconde la vida a nuestro alrededor. ¡Con el microscopio Levenhuk LabZZ M descubrirás muchas cosas interesantes y crearás emocionantes recuerdos! Recuerda que es muy importante seguir las normas de seguridad. En el kit encontrarás el microscopio, así como muchos accesorios útiles. Lee con atención el manual completo antes de utilizar el microscopio y no lo pierdas, ya que es posible que lo necesites más adelante.

Información para los padres

Apreciado adulto: Recuerde que es responsable de la seguridad de sus hijos en todo momento. Asegúrese de que sus hijos siempre trabajen con el microscopio de forma segura. Lea el manual completo detenidamente, especialmente en lo que se refiere a las instrucciones de mantenimiento y de manipulación. Aunque su hijo sea mayor y lea bien, repita con él todas las reglas en voz alta de nuevo antes de empezar a trabajar con los instrumentos y asegúrese de que su hijo o hija entienda claramente estas instrucciones.

¡PRECAUCIÓN! ¡HAY RIESGO DE AXFISIA! Estos instrumentos contienen piezas pequeñas. Los microscopios están diseñados para niños de más de 5 años y solamente deben usarse bajo la supervisión de un adulto.

Cuidado y mantenimiento

- **Nunca, bajo ninguna circunstancia, mire directamente al sol, a otra fuente de luz intensa o a un láser a través de este instrumento, ya que esto podría causar DAÑO PERMANENTE EN LA RETINA y CEGUERA.**
- Tome las precauciones necesarias si utiliza este instrumento acompañado de niños o de otras personas que no hayan leído o que no comprendan totalmente estas instrucciones. Todas las piezas se entregan en una caja. Desempaquételas con cuidado. Recomendamos que guarde los recipientes utilizados en el envío. Así, si necesita enviar el microscopio de nuevo a otro sitio, podrá utilizar los recipientes originales para enviarlo, lo que asegurará que su microscopio resista el viaje intacto. Asegúrese de que en la caja estén todas las piezas. Revise cuidadosamente toda la caja, ya que algunas de las piezas son pequeñas. No intente desmontar el instrumento usted mismo bajo ningún concepto, ni siquiera para limpiar el espejo. Si necesita repararlo o limpiarlo, contacte con el servicio técnico especializado que corresponda a su zona.
- No toque las superficies ópticas con los dedos. Para limpiar el exterior del instrumento, utilice únicamente los paños y herramientas de limpieza especiales de Levenhuk. No limpie las superficies ópticas con fluidos corrosivos ni a base de acetonas. Proteja el instrumento de impactos súbitos y de fuerza mecánica excesiva. No aplique una presión excesiva al ajustar el foco. No apriete demasiado los tornillos de bloqueo. Guarde el instrumento en un lugar seco y fresco, alejado de ácidos peligrosos y otros productos químicos, radiadores, de fuego y de otras fuentes de altas temperaturas. Si no va a utilizar el instrumento durante periodos largos de tiempo, guarde las lentes del objetivo y los oculares por separado del instrumento. Tenga cuidado durante las observaciones y cuando termine recuerde volver a colocar la cubierta para proteger el instrumento del polvo y las manchas. No utilice este instrumento durante periodos largos de tiempo ni lo deje sin atender bajo la luz directa del sol. Protéjalo del agua y la alta humedad. Cuando uses el microscopio intenta no hacerlo cerca de materiales o sustancias inflamables (benceno, papel, cartón, plástico, etc.) ya que la base puede calentarse con el uso y suponer un riesgo de incendio. Desconecta siempre el microscopio de la fuente de alimentación antes de abrir la base o cambiar la bombilla. Independientemente del tipo de lámpara (halógena o incandescente), dale tiempo de enfriarse antes de cambiarla y sustitúyela siempre por otra del mismo tipo.
- Los productos químicos pueden ser dañinos para la salud de las personas. Utilice solamente los productos químicos especificados en el manual del usuario y asegúrese de que su hijo sabe cómo utilizarlos correctamente. La zona de trabajo debe mantenerse limpia y ordenada. No trabaje con muestras en la cocina, cerca de la comida. La zona de trabajo ha de estar bien iluminada. Cuando trabaje, también debe tener acceso rápido y práctico a agua limpia. Utilice un recipiente independiente para los materiales que vaya desechando al trabajar. Todos los líquidos deben desecharse en el desagüe, no por la pila ni por el lavabo. Pegamentos: normalmente material orgánico (por ejemplo, resina). No ingerir. Manténgalos fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, contacte inmediatamente con un servicio médico.
- El kit contiene todo lo necesario para montarlo, pero si fueran necesarias herramientas adicionales, sería suficiente con las herramientas básicas que prácticamente todo el mundo tiene en casa.

En el caso de que alguien se trague una pieza pequeña o una pila, busque ayuda médica inmediatamente.

Instrucciones de seguridad para las pilas

- Compre siempre las pilas del tamaño y grado indicado para el uso previsto. Reemplace siempre todas las pilas al mismo tiempo. No mezcle pilas viejas y nuevas, ni pilas de diferentes tipos. Limpie los contactos de las pilas y del instrumento antes de instalarlas. Asegúrese de instalar las pilas correctamente según su polaridad (+ y -).
- Quite las pilas si no va a utilizar el instrumento durante un periodo largo de tiempo. Retire lo antes posible las pilas agotadas. No intente nunca recargar pilas primarias (pilas de un solo uso) ya que podría provocar fugas, fuego una o explosión. No cortocircuite nunca las pilas ya que podría aumentar su temperatura y podría provocar fugas o una explosión. Nunca caliente las pilas para intentar reavivarlas. No desmonte las pilas. Recuerde apagar el instrumento después de usarlo.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños para eliminar el riesgo de ingestión, asfixia o envenenamiento. Deseche las pilas usadas tal como lo indiquen las leyes de su país.

Cómo trabajar con el microscopio

1. Revise a fondo el esquema del microscopio. ①

- Primero coloca las pilas para la iluminación. Para ello, gira el microscopio y quita la tapa del compartimento de las pilas. Introduce las pilas AA (no son las más finas que se utilizan en las linternas de bolsillo, sino las siguientes, que son algo más gruesas). Mete las pilas respetando la polaridad, asegúrate de que el signo "+" de la pila encaja con el "+" del compartimento y haz lo mismo para los signos "-". **3** Coloca la tapa de nuevo.
- Coloca el microscopio en una superficie plana cerca de una fuente de luz intensa (una ventana o una lámpara). Gira el espejo hacia la fuente de iluminación. Ahora tendrías que ver un punto de luz a través del ocular. Si en tu habitación no hay suficiente luz para trabajar con el microscopio, enciende la iluminación del microscopio girando el espejo. **2**

¡PRECAUCIÓN! Nunca dirijas el espejo hacia el Sol, ya que podrías dañarte la vista e incluso quedarte ciego.

- Ahora el microscopio está listo para que trabajes con él.
- Coge un portaobjetos con una muestra preparada, colócalo en la platina y sujétalo con las pinzas.
- Elige el objetivo que quieras girando el revólver. El microscopio tiene tres objetivos de diferentes aumentos. Cuanto más largo sea el objetivo, más aumentos produce. La mayor parte de las muestras se ven mejor con aumentos bajos; por eso, elige para empezar el objetivo más corto. Oirás un clic cuando el objetivo esté correctamente colocado.
- Gira lentamente el tornillo de enfoque hasta que el objetivo casi toque el portaobjetos. ¡PERO CUIDADO! No llegues a tocar el portaobjetos porque se podría dañar el portaobjetos o el objetivo. Por eso es necesario hacer este paso muy lentamente y con mucho cuidado. Cuando el objetivo esté muy cerca del portaobjetos (¡pero sin tocarlo!), mira a través del ocular y empieza a girar el tornillo de enfoque en dirección contraria y muy despacio hasta que veas una imagen nítida.

El kit incluye

LabZZ M1: microscopio, ocular, pipeta, muestras (2 uds), portaobjetos vacíos (2 uds), cubreobjetos (5 uds), pegatinas para portaobjetos (5 uds), pegamento, sal marina.

LabZZ M2: microscopio, ocular, pipeta, muestras (3 uds), portaobjetos vacíos (3 uds), cubreobjetos (6 uds), pegatinas para portaobjetos (6 uds), pegamento, sal marina, recipiente con artemia, incubadora para huevos de artemia, espátula, escalpelo, mortero.

LabZZ M3: microscopio, proyector, ocular, muestras (5 uds), portaobjetos vacíos (18 uds), cubreobjetos (36 uds), pegatinas para portaobjetos (18 uds), frasco con tinte (2 uds), frasco vacío (4 uds), lupa, escalpelo, espátula, pinzas, varilla agitadora, tubo de ensayo con tapón, placa de Petri, pipeta, vaso medidor, bombilla de recambio.

Cómo trabajar con el proyector (para microscopio Levenhuk LabZZ M3)

Cómo utilizar el proyector **4**:

- Rote el ocular en dirección contraria a las agujas del reloj y extráigalo del tubo óptico con cuidado. Instale el proyector en la posición donde se encontraba el ocular.
- Gire el proyector para que quede orientado hacia una pared blanca o hacia una hoja de papel limpia.
- Apague la luz y cierre las cortinas.
- Encienda la iluminación integrada y coloque un portaobjetos sobre la platina.
- Para obtener la mejor calidad posible de las imágenes, el proyector ha de estar situado a una distancia máxima de metro y medio de la pared o del papel.
- Ajuste la iluminación hasta que la imagen aparezca suficientemente intensa.
- Enfoque con cuidado utilizando el tornillo de enfoque.
- Ahora la imagen ha de aparecer nítida y luminosa sobre la pared o sobre el papel. En caso de que necesite cambiar de objetivo, es posible que tenga que volver a enfocar.

Cómo utilizar la pantalla del proyector **5**:

Puede simplemente observar la imagen en la pantalla del proyector. Con este método podrá incluso hacer un esbozo de la muestra observada.

- Asegúrese de que la pantalla esté instalada en la parte superior del proyector.
- Ajuste el enfoque y la iluminación hasta obtener en la pantalla una imagen clara del portaobjetos.
- Si desea dibujar un esbozo de la muestra, gire la pantalla del proyector tal como se muestra en la imagen.
- Asegúrese de que el microscopio esté situado sobre una superficie plana.
- Coloque una hoja de papel limpia delante del microscopio.
- Apague la luz de la habitación y cierre las cortinas. Reajuste el enfoque y la intensidad de la iluminación. Ahora podrá hacer un dibujo y añadirlo a su colección.

Recomendaciones y consejos:

- Cuando se trabaje con el proyector, la sala ha de estar a oscuras. Cuanto más oscuro esté, más intensa aparecerá la imagen.
- Asegúrese de que todas las lentes y espejos estén limpios. Cambie las pilas cuando sea necesario.
- Cuando trabaje en una sala oscura, dé primero algo de tiempo a sus ojos para que se acostumbren a la oscuridad.
- Al trabajar con el proyector, la calidad de la imagen puede empeorar a causa de los reflejos. La luz de la fuente de iluminación puede reflejarse en las partes metálicas del microscopio, causando una luz no deseada alrededor de la platina. Si esto sucede, pruebe a tapan la fuente de luz con la mano.

Garantía internacional de por vida Levenhuk

Todos los telescopios, microscopios, prismáticos y otros productos ópticos de Levenhuk, excepto los accesorios, cuentan con una garantía de por vida contra defectos de material y de mano de obra. La garantía de por vida es una garantía a lo largo de la vida del producto en el mercado. Todos los accesorios Levenhuk están garantizados contra defectos de material y de mano de obra durante dos años a partir de la fecha de compra en el minorista. Levenhuk reparará o reemplazará cualquier producto o pieza que, una vez inspeccionada por Levenhuk, se determine que tiene defectos de materiales o de mano de obra. Para que Levenhuk pueda reparar o reemplazar estos productos, deben devolverse a Levenhuk junto con una prueba de compra que Levenhuk considere satisfactoria.

Esta garantía no cubre productos consumibles como bombillas (eléctricas, LED, halógenas, de bajo consumo y otros tipos de lámparas), pilas (recargables y no recargables), consumibles eléctricos, etc.

Para más detalles visite nuestra página web: <http://es.levenhuk.com/garantia>

En caso de problemas con la garantía o si necesita ayuda en el uso de su producto, contacte con su oficina de Levenhuk más cercana.

Drogi Użytkowniku,

Z mikroskopem Levenhuk LabZZ M można poznać niewidoczny gołym okiem mikroświat – rzeczy tak małe, że bez pomocy specjalnych przyrządów optycznych nie sposób ich dojrzeć! Znajdujący się w komplecie mikroskop pomoże znaleźć odpowiedź na pytanie, z czego zbudowane są przedmioty z otaczającego nas świata oraz poznać sekrety, które uykają nam w życiu codziennym. Mikroskop Levenhuk LabZZ M umożliwi dokonywanie wielu ciekawych odkryć i pozostawia niezapomniane wspomnienia! Pamiętaj jednak, że stosowanie się do zasad bezpieczeństwa jest absolutnie konieczne. W zestawie znajduje się mikroskop oraz wiele przydatnych akcesoriów. Przed rozpoczęciem korzystania z mikroskopu dokładnie zapoznaj się z całą instrukcją obsługi. Zachowaj ją na przyszłość, gdyż może przydać się później.

Informacje dla rodziców

Drogi Rodzicu, Jako osoba sprawująca opiekę rodzicielską nad dzieckiem odpowiadasz za jego bezpieczeństwo. Podczas korzystania z mikroskopu pamiętaj, aby zawsze zapewnić dziecku bezpieczne warunki pracy. Dokładnie zapoznaj się z całą instrukcją obsługi, zwracając szczególną uwagę na instrukcje dotyczące obchodzenia się z przyrządami i ich konserwacji. Nawet jeśli dziecko jest starsze i potrafi już czytać, jeszcze raz powtórz na głos zasady użytkowania przyrządów. Upewnij się, że Twoja pociecha w pełni rozumie te instrukcje.

UWAGA! RYZYKO ZADŁAWIENIA! Przyrządy zawierają drobne części. Mikroskopy zostały zaprojektowane dla dzieci powyżej 5 i powinny być używane wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Konserwacja i pielęgnacja

- Pod żadnym pozorem nie wolno kierować przyrządu bezpośrednio na słońce, światło laserowe lub inne źródło jasnego światła, ponieważ może to spowodować TRWAŁE USZKODZENIE SIATKÓWKI lub doprowadzić do ŚLEPOTY.
- Zachowaj szczególną ostrożność, gdy urządzenia używają dzieci lub osoby, które nie w pełni zapoznały się z instrukcjami. Wszystkie części znajdują się w jednym opakowaniu. Zachowaj ostrożność podczas rozpakowywania. Zalecamy zachowanie oryginalnego opakowania na przyszłość. Jeśli konieczne będzie dostarczenie mikroskopu w inne miejsce, opakowanie przystosowane do transportu pomoże chronić mikroskop przed ewentualnymi uszkodzeniami. Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. Dokładnie sprawdź jego zawartość, ponieważ niektóre części są małe. Nie podejmuj prób samodzielnego demontażu urządzenia, nawet w celu wyczyszczenia lustra. W celu wszelkich napraw i czyszczenia skontaktuj się z punktem serwisowym.
- Nie dotykaj powierzchni optycznych palcami. Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni przyrządu używaj tylko specjalnych ściereczek i narzędzi do czyszczenia optyki Levenhuk. Nie czyść układu optycznego za pomocą środków żrących lub zawierających aceton. Chronić przyrząd przed upadkami z wysokości i działaniem nadmiernej siły mechanicznej. Nie należy używać nadmiernej siły podczas ustawiania ostrości. Nie należy dokręcać zbyt mocno śrub blokujących. Przyrząd powinien być przechowywany w suchym, chłodnym miejscu, z dala od kurzu, niebezpiecznych kwasów oraz innych substancji chemicznych, grzejników, otwartego ognia i innych źródeł wysokiej temperatury. W przypadku korzystania z przyrządu przez dłuższy czas soczewki obiektywowe i okulary oraz przyrząd należy przechowywać osobno. Podczas obserwacji należy zachować ostrożność. Po zakończeniu obserwacji założyć osłonę przeciwpylewą w celu zabezpieczenia przyrządu przed kurzem i zanieczyszczeniami. Nie wystawiaj przyrządu na długotrwałe działanie promieni słonecznych. Trzymaj z dala od wody. Nie należy przechowywać w warunkach wysokiej wilgoci. Staraj się nie korzystać z mikroskopu w pobliżu łatwopalnych materiałów lub substancji (benzenu, papieru, kartonu, tworzywa sztucznego itp.), ponieważ nagrzewająca się podczas użytkowania podstawa może powodować ryzyko pożaru. Przed każdym otwarciem podstawy lub wymianą lampy odłączaj mikroskop od źródła zasilania. Przed wymianą lampy, niezależnie od jej rodzaju (halogenowa lub żarowa), zczekaj, aż jej temperatura spadnie. Lampy wymieniaj zawsze na modele tego samego typu.
- Substancje chemiczne mogą być szkodliwe dla zdrowia. Używaj tylko tych substancji, które zostały wyszczególnione w instrukcji obsługi. Upewnij się, że Twoje dziecko wie, jak prawidłowo ich używać. Miejsce pracy powinno być czyste i uporządkowane. Nie wykonuj prac związanych z próbkami w kuchni i w pobliżu jedzenia. Miejsce to powinno być także odpowiednio oświetlone. Równie ważny jest szybki i wygodny dostęp do źródła czystej wody. Na odpady powstałe podczas prowadzonych badań przeznacz osobny pojemnik. Wszystkie substancje płynne powinny być spuszczone do kanalizacji, a nie wylwane do umywalki lub zlewu. Klej: zwykle materia organiczna (na przykład smoła). Nie potykaj. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku połknięcia natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- Zestaw zawiera wszystkie elementy montażowe, jednak w razie potrzeby możesz skorzystać z podstawowego zestawu standardowych narzędzi często dostępnych w domu.

W przypadku połknięcia małej części lub baterii należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.

Instrukcje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z bateriami

- Należy używać baterii odpowiedniego typu i w odpowiednim rozmiarze. Należy wymieniać wszystkie baterie jednocześnie; nie należy łączyć starych i nowych baterii ani baterii różnych typów. Przed włożeniem baterii należy wyczyścić styki baterii i urządzenia. Podczas wkładania baterii należy zwracać uwagę na ich bieguny (znaki + i -).
- Jeśli sprzęt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie. Zużyte baterie należy natychmiast wyjąć. Nie ładować baterii jednorazowych, ponieważ wiąże się to z ryzykiem wycieku, pożaru lub wybuchu. Nie doprowadzać do zwarcia baterii, ponieważ wiąże się to z ryzykiem powstania wysokich temperatur, wycieku lub wybuchu. Nie ogrzewać baterii w celu przedłużenia czasu ich działania. Nie naruszaj struktury baterii. Należy pamiętać o wyłączeniu urządzenia po zakończeniu użytkowania.
- Baterie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć ryzyka połknięcia, uduszenia lub zatrucia. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Jak wygląda praca z mikroskopem?

1. Dokładnie sprawdź schemat mikroskopu. **1**

- Po pierwsze musisz włożyć baterie, które zasilają oświetlenie. Obróć mikroskop do góry nogami i zdejmij pokrywę zabezpieczającą komorę baterii. Włóż do środka dwie baterie AA (nie są to najcieńsze baterie używane w małych urządzeniach elektronicznych, lecz te nieco grubsze). Umieść baterie zgodnie z polaryzacją – upewnij się, że znak „+” na baterii znajduje się przy znaku „+” w komorze (ta sama zasada dotyczy znaku „-”). **3** Zabezpiecz komorę pokrywą.
- Postaw mikroskop na płaskiej powierzchni w pobliżu źródła jasnego światła (może to być okno lub lampa). Obróć lustro w kierunku źródła światła. Przez okular możesz teraz zobaczyć jasny punkt świetlny. Jeśli ilość światła w Twoim pokoju jest niewystarczająca, możesz włączyć wbudowane oświetlenie, obracając lustro. **2**

UWAGA! Nigdy nie ustawiaj lusterek w stronę Słońca, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wzroku, a nawet ślepotę.

- Teraz mikroskop jest już gotowy do pracy.
- Przygotowany preparat mikroskopowy połóż na stoliku i zabezpiecz go uchwytami.
- Wybierz obiektyw, zmieniając pozycję głowicy obrotowej. Do mikroskopu dołączone są trzy obiektywy o różnym powiększeniu. Im dłuższy obiektyw, tym większe jego powiększenie. Dla większości obserwacji najbardziej odpowiednie jest mniejsze powiększenie, dlatego na początek wybierz najkrótszy obiektyw. Gdy wybrany obiektyw zostanie zamocowany, usłyszysz odgłos kliknięcia.
- Powoli obracaj pokrętkę ustawiania ostrości, aż obiektyw będzie niemal dotykał preparatu. **ALE UWAGA!** Nie może on zetknąć się z preparatem, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem zarówno preparatu, jak i obiektywu. Dlatego właśnie czynność tę musisz wykonywać bardzo powoli i ostrożnie. Kiedy obiektyw będzie znajdował się bardzo blisko preparatu (jednak nie może go dotykać!), spójrz przez okular i bardzo powoli obracaj pokrętkę ustawiania ostrości w przeciwnym kierunku do momentu, aż zobaczysz wyraźny obraz.

Zawartość zestawu

LabZZ M1: mikroskop, okular, pipeta, gotowe próbki (2 szt), szkiełka podstawowe (2 szt), szkiełka nakrywkowe (5 szt), naklejki na preparaty (5 szt), smoła, sól morską.

LabZZ M2: mikroskop, okular, pipeta, gotowe próbki (3 szt), szkiełka podstawowe (3 szt), szkiełka nakrywkowe (6 szt), naklejki na preparaty (6 szt), smoła, sól morską, fiolka ze słonczkami, wylęgarnia słonczków, szpatułka, skalpel, tłuczek.

LabZZ M3: mikroskop, projektor, okular, gotowe próbki (5 szt), szkiełka podstawowe (18 szt), szkiełka nakrywkowe (36 szt), naklejki na preparaty (18 szt), fiolki z barwnikiem (2 szt), pusta fiolka (4 szt), lupa, skalpel, szpatułka, pęseta, pręt do mieszania, próbówka z zatyczką, szalka Petriego, pipeta, miarka, żarówka pomocnicza.

Jak wygląda praca z projektorem (tylko mikroskop Levenhuk LabZZ M3)

Korzystanie z projektora **4**:

- Obróć okular w lewo i ostrożnie zdejmij go z tubusu. W miejsce okularu podłącz projektor.
- Obróć projektor tak, aby zwrócony był do białej ściany lub na biały arkusz papieru.
- Wyłącz światło i zaciągnij zastony.
- Włącz wbudowane oświetlenie i umieść preparat na stoliku.
- Najlepszą jakość uzyskuje się, gdy projektor jest oddalony od ściany lub arkusza papieru o nie więcej niż półtora metra.
- Dostosuj oświetlenie, aby uzyskać właściwy poziom jasności obrazu.
- Ostrożnie wyreguluj ostrość obrazu za pomocą pokrętki.
- Teraz na ścianie lub arkuszu papieru powinien zostać wyświetlony wyraźny i jasny obraz. Wymiana soczewki może powodować konieczność ponownego ustawienia ostrości.

Korzystanie z ekranu projektora **5**:

Ekran projektora umożliwi obserwację obrazów. Metoda ta pozwala na wykonanie szkicu obserwowanej próbki.

- Upewnij się, że ekran jest zamontowany w górnej części projektora.
- Wyreguluj ostrość i oświetlenie, tak aby obraz obserwowanej próbki na ekranie był wyraźny.
- Jeżeli chcesz wykonać szkic, obróć ekran projektora w sposób pokazany na rysunku.
- Upewnij się, że mikroskop ustawiony jest na płaskim podłożu.
- Umieść czysty arkusz papieru przed mikroskopem.
- Wyłącz światło w pomieszczeniu i zaciągnij zastony. Zmień nastawę ostrości i jasność oświetlenia. Teraz możesz wykonać rysunek, który wzbogaci Twoją kolekcję.

Zalecenia i wskazówki:

- Pomieszczenie, w którym trwa praca z projektorem, powinno być ciemne. Im ciemniej, tym jaśniejszy będzie wyświetlany obraz.
- Upewnij się, że wszystkie soczewki i lustra są czyste. W razie potrzeby wymień baterie.
- Przed rozpoczęciem pracy w ciemnym pomieszczeniu odczekaj chwilę, aby przyzwycząić wzrok do ciemności.
- Jakość obrazu może ulec pogorszeniu na skutek błysków. Światło dochodzące ze źródła oświetlenia może odbijać się od metalowych części mikroskopu i wytwarzać niechciane błyski wokół stolika. W takim przypadku spróbuj zakryć źródło światła dłonią.

Gwarancja międzynarodowa Levenhuk

Wszystkie teleskopy, mikroskopy, lornetki i inne przyrządy optyczne Levenhuk, za wyjątkiem akcesoriów, posiadają dożywotnią gwarancję obejmującą wady materiałowe i wykonawcze. Dożywotnia gwarancja to gwarancja na cały okres użytkowania produktu. Wszystkie akcesoria Levenhuk są wolne od wad materiałowych i wykonawczych i pozostaną takie przez dwa lata od daty zakupu detalicznego. Firma Levenhuk naprawi lub wymieni produkty lub ich części, w przypadku których kontrola prowadzona przez Levenhuk wykáže obecność wad materiałowych lub wykonawczych. Warunkiem wywiązania się przez firmę Levenhuk z obowiązku naprawy lub wymiany produktu jest dostarczenie danego produktu firmie razem z dowodem zakupu uznawanym przez Levenhuk.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych, takich jak żarówki (elektryczne, LED, halogenowe, energooszczędne i inne), baterie (akumulatory i zwykłe), akcesoria elektryczne itd.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: <http://pl.levenhuk.com/gwarancja>

W przypadku wątpliwości związanych z gwarancją lub korzystaniem z produktu, proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Levenhuk.

Дорогой друг!

Детские микроскопы Levenhuk LabZZ M позволят тебе в деталях разглядеть все, что нельзя увидеть невооруженным глазом, и помогут тебе раскрыть множество тайн окружающих нас предметов. Микроскоп Levenhuk LabZZ M поможет тебе совершить множество новых открытий и подарит много увлекательных воспоминаний. Не забывай соблюдать обязательные правила предосторожности. В комплекте ты найдешь сам микроскоп и много полезных вещей для него. С помощью специальных инструментов для работы ты сможешь подготовить множество интересных опытов и экспериментов. Внимательно прочти всю инструкцию перед использованием микроскопа. Не теряй ее: она может еще понадобиться. Не забывай соблюдать обязательные правила предосторожности.

Информация для родителей

Уважаемые взрослые! Помните, что вы несете ответственность за ребенка. Сделайте все возможное для обеспечения его полной безопасности при работе с микроскопом. Внимательно прочтите всю инструкцию, особенно правила обращения с приборами и ухода за ними. Даже если ребенок достаточно взрослый и прекрасно умеет читать, проговорите с ним все эти правила вслух. Убедитесь, что ребенок твердо усвоил их ДО начала работы.

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ. В микроскопах есть мелкие детали. Микроскопы предназначены для детей не младше 5 лет. Работать с ними можно только под присмотром взрослых.

Уход и хранение

- **Никогда не смотрите в прибор на Солнце или область рядом с ним, на источник яркого света и лазерного излучения — ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЗРЕНИЯ и МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЛЕПОТЕ!**
- Будьте внимательны, если пользуетесь прибором вместе с детьми или людьми, не ознакомленными с инструкцией. Все части приборов поставляются в одной коробке. Распаковывая коробку, будьте аккуратны и осторожны. Рекомендуем сохранить упаковку: использование оригинальной упаковки во время перевозки гарантирует целостность и сохранность инструмента. Убедитесь в наличии всех частей комплекта поставки. Внимательно осмотрите коробку, так как некоторые детали имеют малые размеры и могут затеряться. Не разбирайте приборы. Сервисные и ремонтные работы могут проводиться только в специализированном сервисном центре.
- Не касайтесь пальцами поверхностей линз. Очищайте поверхность линз окуляров сжатым воздухом или мягкой салфеткой для чистки оптики. Для внешней очистки приборов используйте специальную салфетку и специальные чистящие средства, например оригинальные средства Levenhuk для чистки оптики. Не используйте для чистки средства с абразивными или коррозионными свойствами и жидкости на основе ацетона. Оберегайте приборы от резких ударов и чрезмерных механических воздействий. Не прикладывайте чрезмерных усилий при настройке фокуса. Не затягивайте стопорные и фиксирующие винты слишком туго. Храните приборы в сухом прохладном месте, недоступном для воздействия кислот или других активных химических веществ, вдали от отопителей (бытовых, автомобильных) и от открытого огня и других источников высоких температур. Если окуляры не используются долгое время, храните их упакованными в сухую коробку, отдельно от приборов. Работайте с приборами аккуратно, надевайте на них пылезащитные чехлы после работы, чтобы защитить их от пыли и масляных пятен. Не подвергайте приборы длительному воздействию прямых солнечных лучей. Не используйте приборы в условиях повышенной влажности и не погружайте их в воду. Не используйте микроскоп рядом с воспламеняемыми материалами, так как основание микроскопа может нагреться во время работы. Перед заменой лампы подсветки дайте ей остыть и всегда меняйте ее на лампу того же типа.
- Химикаты могут нанести вред здоровью. Следует использовать только те средства для препаратов, которые указаны в инструкции. Убедитесь, что ребенок знает, как правильно обращаться с химикатами. Рабочее место следует держать в чистоте и порядке. Не следует работать с препаратами там, где рядом есть продукты питания. В помещении должно быть хорошее освещение. Необходим быстрый и удобный доступ к чистой воде. Для отходов следует использовать отдельное ведро. Все ненужные растворы надо выливать в канализацию, а не в раковину. Фиксатор: обычно при работе с препаратами используют органические фиксаторы. Не глотать фиксатор и красители. Хранить в недоступном для детей месте. При проглатывании срочно обратиться за медицинской помощью.
- Обычно в комплект поставки входят все инструменты, необходимые для сборки. Если для сборки прибора чего-то не хватает, можно использовать простые инструменты из обычного набора, который есть практически в каждом доме.

Если деталь прибора или элемент питания были проглочены, срочно обратитесь за медицинской помощью.

Использование элементов питания

- Всегда используйте элементы питания подходящего размера и соответствующего типа. При необходимости замены элементов питания меняйте сразу весь комплект, не смешивайте старые и новые элементы питания и не используйте элементы питания разных типов одновременно. Перед установкой элементов питания очистите контакты элементов и контакты в корпусе прибора. Устанавливайте элементы питания в соответствии с указанной полярностью (+ и -).
- Если прибор не используется длительное время, следует вынуть из него элементы питания. Оперативно вынимайте из прибора использованные элементы питания. Не пытайтесь перезарядить гальванические элементы питания - они могут протечь, воспламениться или взорваться. Никогда не закорачивайте полюса элементов питания - это может привести к их перегреву, протечке или взрыву. Не пытайтесь нагревать элементы питания, чтобы восстановить их работоспособность. Не разбирайте батарейки. Выключайте прибор после использования.
- Храните элементы питания в недоступном для детей месте, чтобы избежать риска их проглатывания, удушья или отравления. Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с предписаниями закона.

Как работать с микроскопом

1. Внимательно рассмотри, как устроен твой микроскоп. **1**

- Установи батарейки для подсветки. Переверни микроскоп иними крышку батарейного отсека. Вставь две батарейки класса AA. Обязательно соблюдай полярность батареек - то есть смотри, чтобы плюс на батарейке совпадал с плюсом на батарейном отсеке, а минус с минусом **3**. Закрой крышку.
- Поставь микроскоп на ровную поверхность, рядом с источником яркого света (окном или настольной лампой). Поверни зеркало к источнику света. Теперь в окуляре должно быть видно яркое пятно света. Если уличного света или комнатного освещения недостаточно, можно включить подсветку, перевернув зеркало. **2**

ВНИМАНИЕ! Нельзя направлять зеркало на Солнце, так ты повредишь зрение и даже можешь ослепнуть.

- Теперь микроскоп готов к использованию.
- Возьми готовый препарат, положи его на предметный столик и прижми зажимами.
- Выбери объектив, поворачивая револьверное устройство. В комплекте к микроскопу идут три объектива с разным увеличением. Более длинные объективы дают большее увеличение. Большинство наблюдений лучше проводить при меньшем увеличении, так что сначала выбери самый короткий объектив. Когда объектив встает на место, раздается щелчок.
- Медленно вращай ручку фокусировки так, чтобы объектив опустился почти до самого препарата. **НО!** Объектив не должен коснуться препарата, иначе можно повредить и объектив, и препарат. Поэтому делай все очень медленно и плавно. Когда объектив опустился почти до препарата, посмотри в окуляр и медленно поворачивай ручку фокусировки в обратную сторону, пока не увидишь четкое изображение.

Комплектация

LabZZ M1: микроскоп, окуляр, пипетка, готовые микропрепараты (2 шт.), предметные стекла (2 шт.), покровные стекла (5 шт.), наклейки для стекол (5 шт.), фиксатор, морская соль.

LabZZ M2: микроскоп, окуляр, пипетка, готовые микропрепараты (3 шт.), предметные стекла (3 шт.), покровные стекла (6 шт.), наклейки для стекол (6 шт.), фиксатор, морская соль, флакон с артемией, инкубатор для артемии, лопаточка, скальпель, пестик.

LabZZ M3: микроскоп, окулярный проектор, окуляр, готовые микропрепараты (5 шт.), предметные стекла (18 шт.), покровные стекла (36 шт.), наклейки для стекол (18 шт.), флакон с красителем (2 шт.), пустой флакон (4 шт.), лупа, скальпель, лопаточка, пинцет, палочка для размешивания, пробирка с пробкой, чашка Петра, пипетка, мерный стаканчик, запасная лампочка.

Как работать с проектором (только модель Levenhuk LabZZ M3)

Как использовать проектор **4**:

- Поверни окуляр против часовой стрелки и осторожно вынь его из трубки. Установи проектор на его место.
- Поверни проектор в сторону белой стены или чистого листа бумаги.
- Выключи свет и закрой шторы.
- Включи встроенную подсветку и положи препарат на предметный столик.
- Самое четкое изображение получается, когда до стены или листа бумаги не больше полутора метров.
- Отрегулируй подсветку так, чтобы изображение было ярким.
- Осторожно настрой резкость изображения с помощью ручки фокусировки.
- Теперь проектор будет показывать четкое и яркое изображение препарата. При смене объективов может потребоваться повторная фокусировка.

Как использовать экран проектора **5**:

Можно просто смотреть изображения на экране проектора. И даже зарисовать полученное изображение.

- Убедись, что экран установлен в верхней части проектора.
- Настрой фокус и подсветку так, чтобы на экране появилось четкое изображение препарата.
- Если хочется зарисовать изображение, поверни экран проектора, как показано на рисунке.
- Убедись, что микроскоп стоит на ровной поверхности.
- Положи перед микроскопом чистый лист бумаги.
- Выключи в комнате свет и задерни шторы. Снова настрой отрегулируй фокус и яркость освещения. Теперь можно зарисовать полученное изображение и сохранить его к себе в коллекцию.

Наши рекомендации:

- Для исследований с проектором в комнате должно быть темно. Чем темнее вокруг, тем ярче будет изображение.
- Убедись, что все линзы и зеркала чистые. Если нужно, замени батарейки.
- При работе в темном помещении дай глазам некоторое время, чтобы привыкнуть к темноте.
- При работе с проектором качество изображения может ухудшиться за счет засветки. Свет от лампы подсветки может отражаться от металлических поверхностей микроскопа и давать ненужную засветку вокруг предметного столика. Если засветка мешает работать с изображением, прикрой подсветку рукой.

Международная пожизненная гарантия Levenhuk

Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции и дефектов изготовления изделия.

Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного вами изделия компании Levenhuk требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Срок гарантии: на аксессуары – **6 (шесть) месяцев** со дня покупки, на остальные изделия – **пожизненная гарантия** (действует в течение всего срока эксплуатации прибора). Гарантия не распространяется на комплектующие с ограниченным сроком использования, в том числе лампы (накаливания, светодиодные, галогенные, энергосберегающие и прочие типы ламп), электрокомплектующие, расходные материалы, элементы питания и прочее. Подробнее об условиях гарантийного обслуживания см. на сайте <http://www.levenhuk.ru/support>. По вопросам гарантийного обслуживания вы можете обратиться в ближайшее представительство компании Levenhuk.

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.

Levenhuk prepared slides sets

The Levenhuk slides sets include thoroughly prepared specimens of various biomaterials as well as blank slides and cover glasses for you to make your own specimens. Prepared slides, blank slides and cover slips can be used with any microscope model.



Levenhuk Worldwide:

USA: www.levenhuk.com
Canada: ca.levenhuk.com
Czech Rep.: www.levenhuk.cz
Estonia: ee.levenhuk.com
Germany: de.levenhuk.com
Iceland: is.levenhuk.com

India: in.levenhuk.com
Latvia: lv.levenhuk.com
Lithuania: lt.levenhuk.com
Netherlands: nl.levenhuk.com
Poland: pl.levenhuk.com
Russia: www.levenhuk.ru

Slovakia: sk.levenhuk.com
Spain: es.levenhuk.com
Turkey: tr.levenhuk.com
Ukraine: www.levenhuk.ua
United Kingdom: uk.levenhuk.com
EU: eu.levenhuk.com

Levenhuk, Inc. 924-D East 124th Ave. Tampa, FL 33612 USA
Levenhuk®, LabZZ® are registered trademarks of Levenhuk, Inc.
© 2006–2016 Levenhuk, Inc. All rights reserved.
20160616

levenhuk[®]
Zoom&Joy[®]